

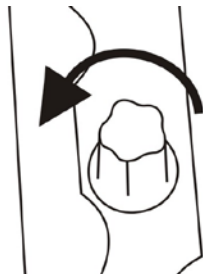
Bänkvåg S29B-MR

Manual/Förenklat handhavande

S29B-MR



OBS! Under vågen sitter en justerbar skruv (se bild). Standardinställning är den för vägning. Om ni vill rengöra vågen, dra åt skruven. Efter tvätt måste skruven lossas igen.

	
För vägning se till att skruven är lossad, så att trycket blir normalt i våghuset.	Under rengöring av vågen måste skruven vara åtdragen för att täta våghuset.

Introduktion

Den vattentäta S29-serien har ett hölje i rostfri stål inklusive plattform. S29 är verifierbar, IP65-klassad och strömförbrukningen är extremt liten. Alla tangenter är "light touch" och displayen är stor och lättläst 25mm LCD med bakgrundsbelysning. Vågen har "automatisk nollning", tara, och olika enheter som standard.

Zero

Tryck ZERO innan vägning. Displayen visar noll.

Tara

Tarera vågen. Det visade värdet är nettovikten.

Enhet

Tryck TARA och ZERO tangenter samtidigt för att byta viktenhet.

ON/OFF

Påslagning/avstängning av vågen.

Nollställa displayen

Du kan när som helst trycka ZERO för att nollställa vågen upp till +/-2% av vågens nollpunkt. Detta är normalt bara nödvändig när vågplattan är tom. När nollpunkten är klar indikerar displayen Zero.

Vågen har en automatisk nollningsfunktion för att utjämna mindre drift, men ibland kan det vara nödvändig att trycka ZERO för att nollställa vågen när mindre viktvärden visas och vågplattan är tom.

Tarering av vågen

- Om nödvändigt nollställ vågen. ZERO indikatorn visas i displayen.
- Placera behållare på vågplattan och vikten för behållaren kommer att visas.
- Tryck TARE för att tarera vågen. Net indikering kommer visas i displayen och endast netto vikt kommer visas i displayen.
- Efter vägning och behållaren tagits bort kommer negativ vikt visas i displayen.
- Tryck på TARE knappen och vågen kommer visa noll och NET indikeringen försvinner.

Hög upplösning

För vägning med hög upplösning, 30 000d, håll in TARE under tiden du väger.