



designed for scientists

IKA Stativ VC 10.400 IKA Stand VC 10.400

Technische Information
Technical information



Ursprungssprache

Original language: German

Sicherheitshinweise



**Beachten Sie die Betriebsanleitung des Vakuumcontrollers VC 10.
Lesen Sie die Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme vollständig und beachten Sie die Sicherheitshinweise.**

- Bewahren Sie die Betriebsanleitung für alle zugänglich auf.
- Beachten Sie, dass nur geschultes Personal mit dem Gerät arbeitet.
- Beachten Sie die Sicherheitshinweise, Richtlinien, Arbeitsschutz- und Unfallverhütungsvorschriften.
- Stellen Sie das Stativ frei auf einer ebenen, stabilen, sauberen, rutschfesten, trockenen und feuerfesten Fläche auf.

Safety instructions



**Observe the operating instructions of the vacuum controller VC 10.
Read the operating instructions completely before starting up and follow the safety instructions.**

- Keep the operating instructions in a place where they can be accessed by everyone.
- Ensure that only trained staff work with the equipment.
- Follow the safety instructions, guidelines, occupational health and safety and accident prevention regulations.
- Set up the stand in a spacious area on an even, stable, clean, nonslip, dry and fireproof surface.

Auspacken

Auspacken

- Packen Sie das Gerät vorsichtig aus.
- Nehmen Sie bei Beschädigungen sofort den Tatbestand auf (Post, Bahn oder Spedition).

Lieferumfang

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| • Grundplatte | • Scheibe B 8,4 |
| • Stativ | • Winkelschraubendreher SW 6 |
| • Zylinderschraube M 8x12 | • Technische Information |
| • Zahnscheibe J 8,4 | |

Unpacking

Unpacking

- Please unpack the device carefully.
- Any damage should be notified immediately to the shipping agent (post, rail or logistics company).

Delivery scope

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| • Base plate | • Washer B 8,4 |
| • Stand | • Offset screwdriver SW 6 |
| • Socket head screw M 8x12 | • Technical information |
| • Toothed lock washer J 8,4 | |

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Gebrauch

Das VC 10.400 ist ein Tischstativ und darf nur mit dem Vakuumcontroller VC 10 verwendet werden.

Correct use


Use

The VC 10.400 is a table stand and may only be used with the vacuum controller VC 10.

Geräteaufbau

Montage Stativ

Montieren Sie das Stativ mit dem Winkelschraubendreher wie folgt:

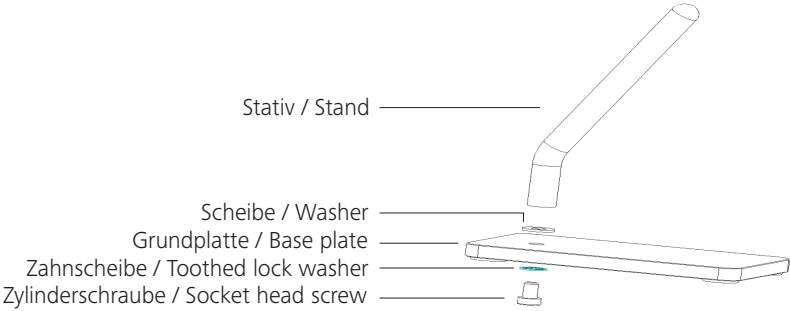

Device configuration

Assembly stand


Assemble the stand with the offset screwdriver as follows:

Montage VC 10



Kontrollieren Sie vor jeder Inbetriebnahme den festen Sitz des VC 10.

1. Fixieren Sie den VC 10 Vakuum Controller mit der Stativ-Feststellschraube am VC 10.400.
2. Ziehen Sie die Feststellschraube handfest an.

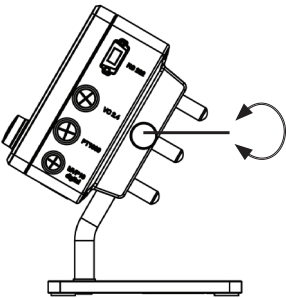


Assembly VC 10



Check the tightness of the VC 10 before each commissioning.

1. Attach the VC 10 Vakuum Controller on stand with the stand offset screw.
2. Tighten the screw hand-tight.

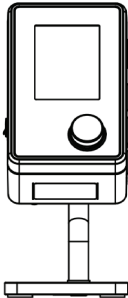

Technische Daten

Gewicht	kg	1,2
Abmessung (B x H x T)	mm	100 x 160 x 175

Technische Änderung vorbehalten!

Technical Data

Weight	kg	1.2
Dimensions (W x H x D)	mm	100 x 160 x 175

Subject to technical changes!